



ReVERSE-AVIDIN とビオチン化 IgG の 結合反応時間の検討

精製の流れ

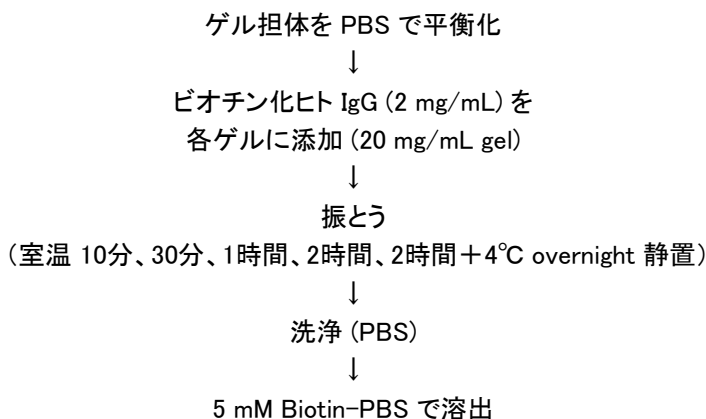

Biotin化 IgG 結合量

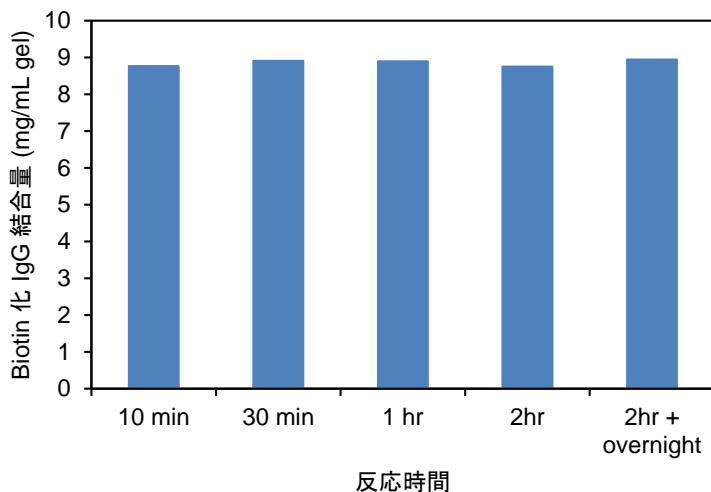

ReVERSE-AVIDIN ゲルに、2 mg/mL のBiotin 化 human IgG を 20 mg/mL gel 添加し、室温で振とう(10分、30分、1時間、2時間、2時間+4°C overnight 静置)後、5 mM Biotin-PBS で溶出した。ReVERSE-AVIDIN は、ビオチン化IgG添加後、室温にて10分間の反応で結合量が飽和に達した。

プロテノバ株式会社

〒769-2604

香川県東かがわ市西村1488番地1

TEL 0879-49-0702 / FAX 0879-49-0703

ホームページ <http://protenova.com>